




Bedienungsanleitung für Kolbenhubpipette

- Pipetten-Spitze aufsetzen
- Bedienungsknopf bis zum **ersten Anschlag** drücken und gedrückt halten
- Pipettenspitze **senkrecht** ca. 3mm in die Flüssigkeit tauchen
- Bedienungsknopf langsam zurück gleiten lassen
- Pipette aus dem Probengefäß nehmen und das Volumen in der Spitze von Auge kontrollieren. (Stimmt die Menge? Hat es Luftblasen?)
- Die Aussenseite der Pipettenspitze mit einem Tupfer vorsichtig abwischen.
- Die Pipettenspitze an die Wand des Röhrchens halten und den Bedienungsknopf bis zum zweiten Anschlag drücken und gedrückt halten.
- Die Pipette aus dem Röhrchen nehmen und erst danach den Bedienungsknopf wieder los lassen.

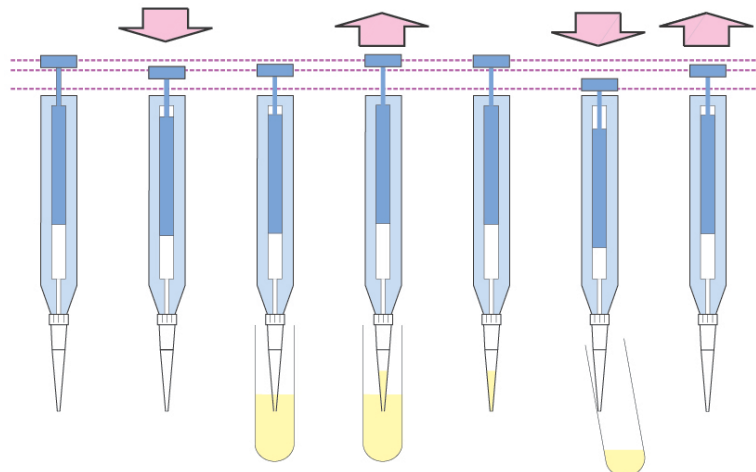

Wichtige Hinweise:

- Pipette mit gefüllter Spitze immer senkrecht halten
- Beim Abtupfen der gefüllten Spitze darf keine Flüssigkeit aus der Spitze gesaugt werden.
- Pipettenspitze nur einmal verwenden! Pipette nie mit aufgesetzter Spitze waagrecht auf den Tisch legen!