


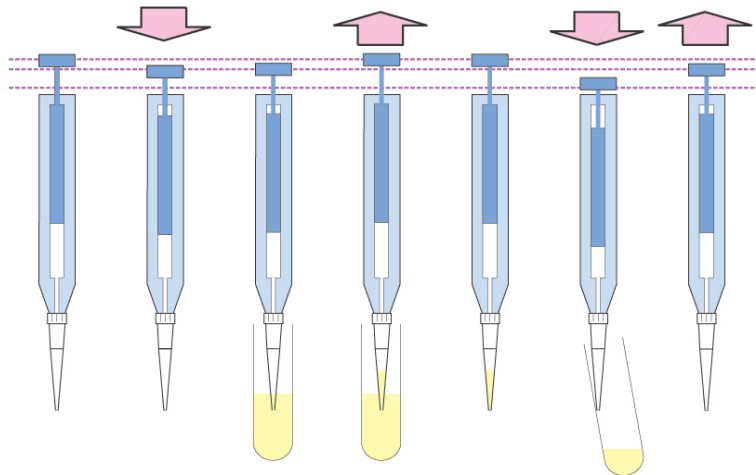

Mode d'emploi pour la pipette à piston

- Mettre l'embout de la pipette
- Appuyer sur le bouton pressoir jusqu'à la **première butée** et le maintenir enfoncé
- Plonger la pointe de la pipette en **position verticale** environ 3mm dans le liquide
- Laisser revenir le bouton pressoir lentement dans sa position initiale
- Enlever la pipette du tube à essai et contrôler visuellement le volume dans l'embout. (la quantité est-elle correcte? Y a-t-il des bulles d'air?)
- Essuyer le côté extérieur de la pointe de la pipette doucement avec un tampon.
- Appuyer la pointe de la pipette de manière oblique sur la paroi du tube et enfoncer le bouton pressoir jusqu'à la deuxième butée, le maintenir dans cette position.

Retirer la pipette du tube et ensuite seulement relâcher le bouton.



Remarque importante:

- Tenir la pipette avec l'embout une fois rempli toujours en position verticale
- En essuyant l'embout rempli de liquide, il faut éviter d'absorber du liquide contenu dans l'embout.
- N'utiliser l'embout de la pipette qu'une seule fois! Ne jamais placer la pipette avec son embout sur la pailleuse en position horizontale!