


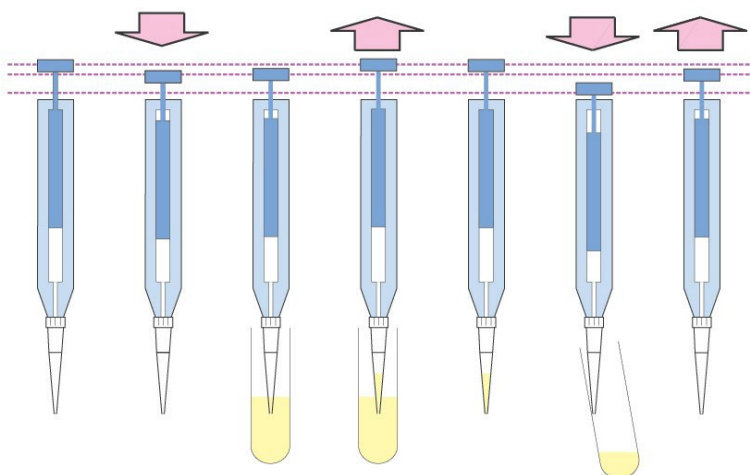

Istruzioni per l'uso di pipette manuali

- inserire il puntale
- premere il pulsante fino al **primo scatto** e tenerlo premuto
- Immergere **verticalmente** la punta per circa 3mm nella soluzione
- lasciare scorrere lentamente il pulsante fino alla posizione originaria
- estrarre la pipetta dal contenitore del campione e controllare il volume contenuto nel puntale (e' la quantità giusta? ci sono bolle d'aria?)
- asciugare delicatamente la parte esterna del puntale con un tampone
- appoggiare il puntale contro la parete della provetta e premere il pulsante fino al secondo scatto mantenendolo in tale posizione
- estrarre la pipetta dalla provetta e solo allora rilasciare il pulsante.



Note importanti:

- Tenere sempre in posizione verticale una pipetta con puntale pieno
- Nell'asciugare la parete esterna del puntale fare attenzione a non assorbire parte della soluzione ivi contenuta
- Utilizzare i puntali solo una volta! Non appoggiare mai orizzontalmente sul tavolo una pipetta già fornita di puntale!